



KIT DQO (Demanda Química de Oxigênio) PARA ANÁLISE DE ÁGUA

Este Kit é o único no Brasil que mede DQO sem precisar fazer as digestões de amostras resultado em apenas 5 minutos.

Consulte-nos sobre outros parâmetros de Kits Colorimétricos para análise de água e fitas de detecção para Coliformes. Segue ilustrativo as instruções:

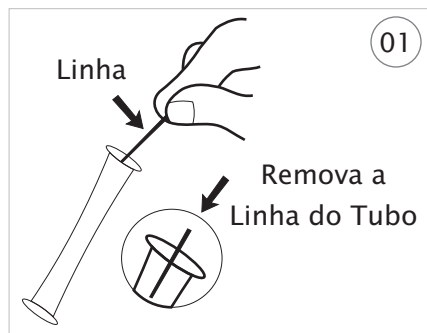


01 - Remova a linha inserida na extremidade do frasco.

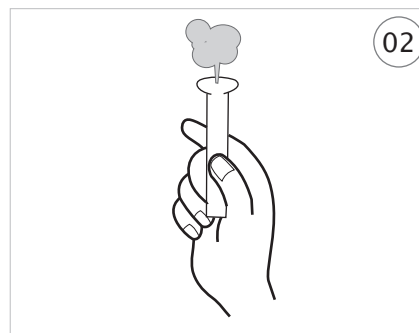

02 - Retire o ar interno do plástico.



03 - Mergulhe o frasco apertado até a água de amostra e solte ligeiramente, fazendo com que a água entre até a metade do frasco.

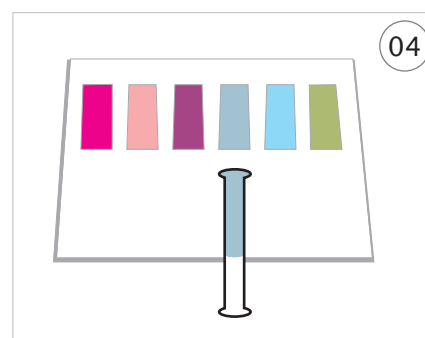

04 - Agite para homogeneizar a solução e aguarde 5 minutos. Compare o resultado a cor padrão fornecido juntamente com o Kit.